



EnSURE™

Manual




Acerca del equipo.


Este manual de instrucciones tiene como objetivo complementar la información que se encuentra en el centro de ayuda, videos y preguntas más frecuentes que se hallan en www.help.hygiene.com. Es una guía paso a paso para la gestión en su EnSURE Touch de usuarios, ubicaciones, planes y resultados.



Capítulo 1 | Visión rápida

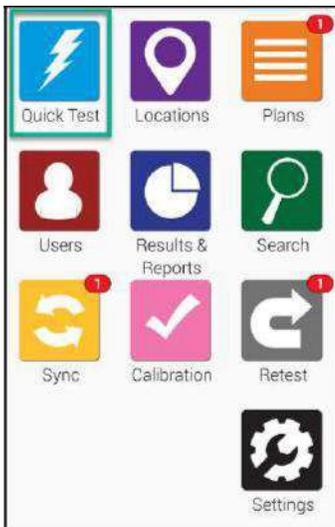

Para empezar, pulse el botón de **Prueba Rápida** de la pantalla de inicio. Esto le llevará a la pantalla que se muestra a continuación.

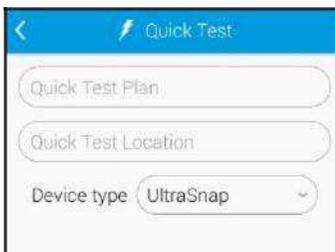

Cuando esté preparado para realizar la medida de ATP con el dispositivo activado, mantenga el EnSURE Touch en posición vertical y abra la tapa. Introduzca el dispositivo de prueba activado y cierre la tapa. Confirme que el dispositivo seleccionado en la pantalla es el correcto y pulse el botón de Ejecutar Prueba.

Con el fin de obtener una lectura precisa, es necesario mantener el equipo en posición vertical durante la prueba.

Seleccione un Tipo de dispositivo.




Si tiene los campos personalizados habilitados, podrá ver esos campos adicionales que aparecen aquí. Puede introducir información adicional en estos campos antes de hacer clic en Ejecutar Prueba para realizar la **Prueba Rápida**.


Realización de una nueva prueba



En la pantalla de resultados de una prueba, usted tiene la opción de realizar una nueva prueba. Si desea repetir la prueba más tarde, puede hacerlo desde la aplicación Repetir la Prueba. Al realizar una nueva prueba, el nuevo resultado de la prueba está ligada a la prueba original, de modo que se puede demostrar fácilmente que las acciones correctivas se llevaron a cabo y han sido eficaces.

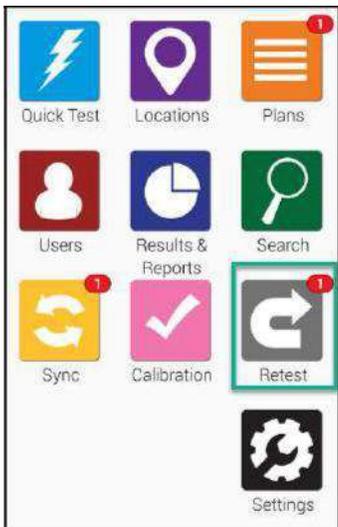

Abrir las aplicaciones **Repetir la Prueba** aplicación desde la pantalla principal.

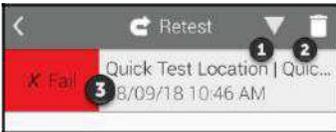


Pulse **1** para ordenar los resultados fallidos ya sea en orden ascendente o descendente. Pulse **2** para borrar los resultados que no planea volver a muestrear. Pulse sobre el resultado Falla para ver la información detallada y realizar una nueva prueba.



Si pulsa **3** para ver información detallada del resultado actual fallido aparecerá una pantalla como esta. Se le mostrará información como la fecha, la hora, el plan y la ubicación del resultado de la prueba. Cuando esté listo para volver a probar, pulse el botón **Retest**.



Capítulo 2 | Ubicaciones

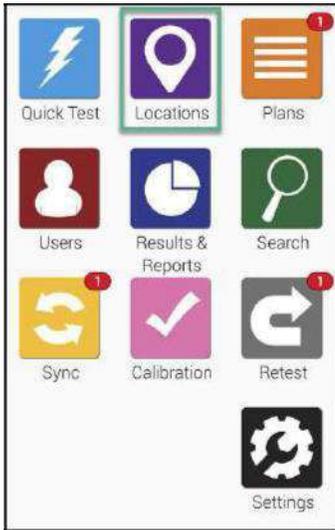


Trabajar con Ubicaciones en el EnSURE Touch es muy sencillo. Las ubicaciones son los puntos en donde se toma una muestra para analizar.

Para crear, eliminar o modificar ubicaciones, desde la pantalla principal pulse el icono **Ubicaciones**.

➤ Añadir Ubicaciones

El EnSURE Touch puede almacenar gran cantidad de ubicaciones. Siga los siguientes pasos para añadirlas.

Paso uno

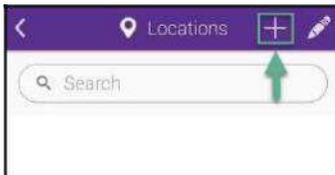

Toque el icono de (+) para crear una nueva ubicación.

Paso dos




Entre el nombre del lugar y luego seleccionar un tipo de dispositivo como, por ejemplo, Ultrasnap.

A continuación, introduzca los límites inferior y superior personalizados o deje los valores que aparecen por defecto. A continuación, introduzca cualquier instrucción especial que desea que aparezca en la pantalla cuando se realice una prueba en ese lugar. Esto puede ser útil para otros operadores que realicen pruebas y deban tener en cuenta las observaciones que se indican. Esta operación es opcional.

➤ Eliminar una Ubicación


Nota: La eliminación de una ubicación en el EnSURE Touch no elimina los resultados asociados con esa ubicación o con cualquier otra.

Paso uno

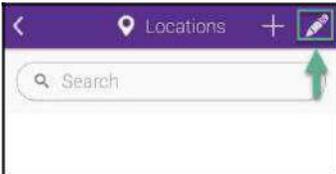

Pulse el icono del lápiz para modificar una ubicación existente.

Paso dos

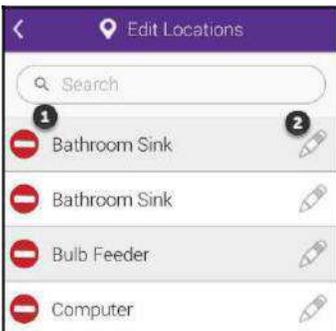

Pulse el icono (como se muestra en la imagen **1**) que está junto al nombre de la ubicación que desea eliminar.


Paso tres



Se le pedirá que confirme la acción. Pulse **OK** para continuar y eliminar la ubicación.


➤ Modificar una ubicación

Paso uno

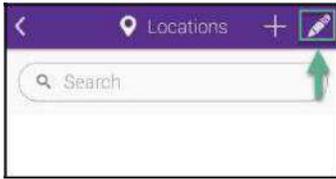

Pulse el icono de lápiz para modificar una ubicación existente.

Paso dos

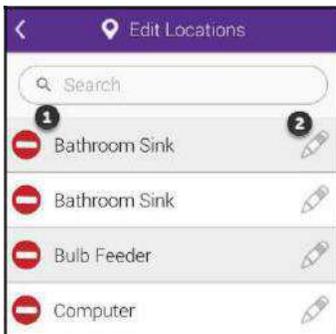

Pulse el icono del lápiz (como se muestra en la imagen **2**) para modificar la ubicación.


Paso tres



Ahora puede cambiar el nombre, tipo de dispositivo y los límites de RLU. También puede añadir o cambiar las instrucciones especiales.



Capítulo 3 | Planes

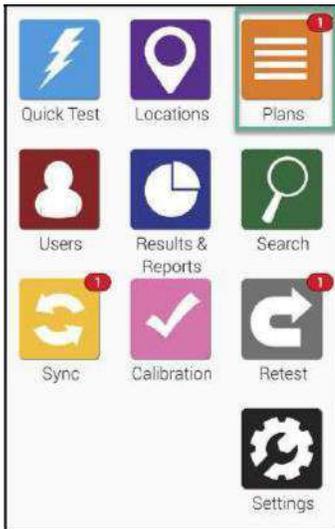


Trabajar con Planes en el EnSURE Touch es muy sencillo. Añadir Planes permite realizar un seguimiento, organizar ubicaciones y al mismo tiempo realizar informes.


Para crear, eliminar o modificar los planes, desde la pantalla de inicio y pulse el icono **Planes**.

➤ Añadir un Plan

El EnSURE Touch puede almacenar gran cantidad de planes. Siga los siguientes pasos para añadirlo.

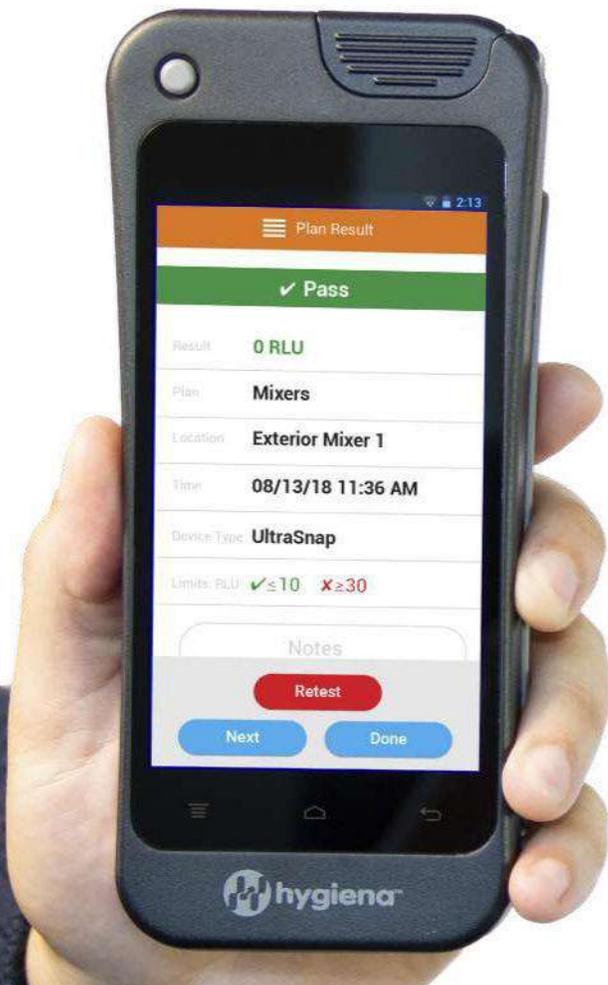

Paso uno

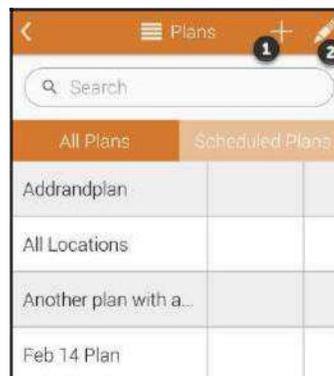

Pulse el icono de (+) (como se muestra en la imagen **1**) para crear un nuevo plan.

Paso dos



Entre el **Nombre del Plan** y luego seleccione un **Tipo de Plan**. Hay tres opciones para elegir: **Básico, Aleatorio y Cuota**.


Crear un Plan Básico. Pulse el botón de **Plan de Ubicaciones** para escoger las Ubicaciones que le gustaría añadir al plan. El campo Plan de Ubicaciones le mostrará el número total de lugares que ha incluido en ese plan.

Crear un Plan Aleatorio. Pulse el botón de **Plan de Ubicaciones** para escoger las que le gustaría añadir al plan. El campo **Plan de Ubicaciones** le mostrará el número total de ubicaciones que ha incluido en este plan.


Introduzca un número en el campo **Cuota para probar** que será el número mínimo de lugares elegidos al azar para ser muestreado. Todas las ubicaciones que ha designado como requerido se mostrarán en el campo de **Ubicaciones requeridas ***. Puede activar **No Repetir Ubicaciones** si desea que cada ubicación elegida al azar se elija sólo una vez.

Crear un Plan Cuota. Pulse el botón **Ubicaciones del plan** para elegir los lugares que le gustaría añadir al plan.

El campo **Ubicaciones en el plan** le mostrará el número total de lugares que ha incluido en este plan. Introduzca un número en el campo **Cuota para probar** que será el número mínimo de lugares elegidos al azar para ser muestreado.

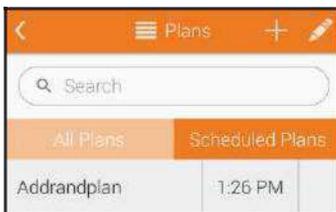

Programar un plan. Pulse **Programar Plan** para indicar el momento que le gustaría realizar los muestreos para ciertos planes. Podrá programar si el muestreo de ese un plan se hace semanal o diariamente y elegir el momento en que se quiere realizar.

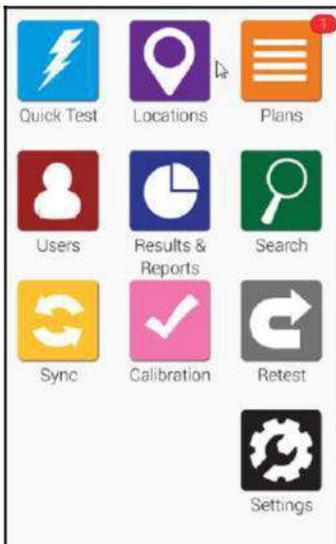


En el momento de ejecutar un plan programado, verá una notificación de color rojo en el icono de **Planes** en la pantalla principal.

➤ Eliminar un Plan


Nota: La eliminación de un plan en el EnSURE Touch no elimina los resultados asociados con ese plan o con cualquier otro plan.

Paso uno

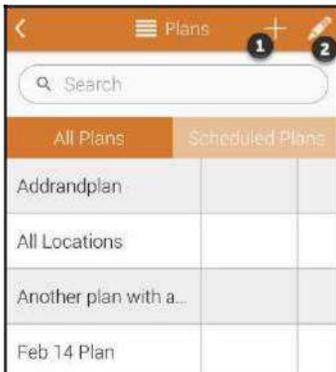


Pulse el icono del lápiz (como se muestra en la imagen **2**) para modificar un plan existente.

Paso dos

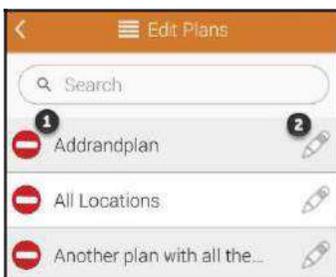

Pulse el icono (como se muestra en la imagen **1**) que está junto al nombre del plan que desea eliminar.

Paso tres

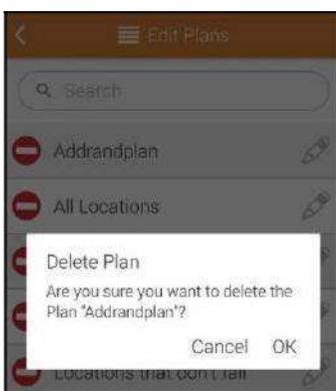


Se le pedirá que confirme la acción. Pulse **OK** para continuar y eliminar el plan.




➤ Modificar de un Plan

Paso uno

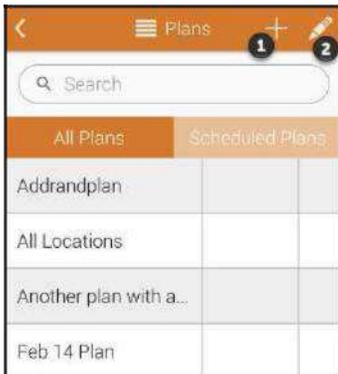

Pulse el icono del lápiz (como se muestra en la imagen **2**) para modificar un plan existente.

Paso dos

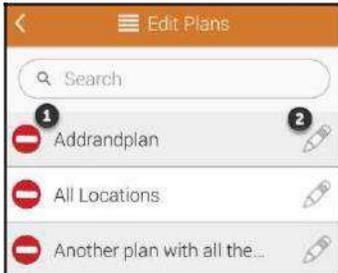

Pulse el icono del lápiz (como se muestra en la imagen **2**) para modificar el plan.


Paso tres



Ahora puede cambiar el nombre y el tipo de plan. También podrá añadir o modificar la programación del plan.



Capítulo 4 | Usuarios

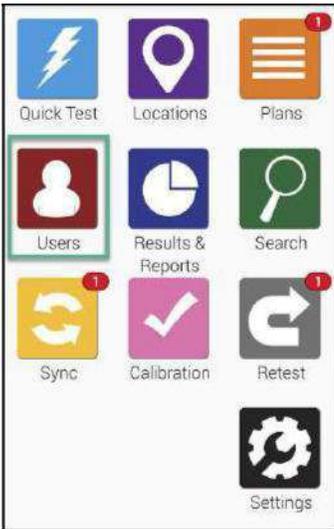


Trabajar con **Usuarios** en el EnSURE Touch es muy sencillo. Añadir usuarios permite realizar un seguimiento de quien realiza las pruebas ya que puede introducirse una contraseña en el inicio de cada sesión. Si desea realizar el seguimiento quien está realizando la limpieza, a continuación, consulte la sección de nombre Ajustes de prueba en la página 19.

Para crear, eliminar o modificar cualquier usuario en el EnSURE Touch, en la pantalla de inicio y pulse el icono Usuarios.

➤ Crear un nuevo usuario

El EnSURE Touch puede almacenar gran cantidad de usuarios. Siga los siguientes pasos para agregar un nuevo usuario.

Paso uno

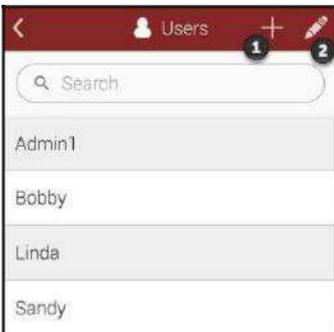

Toque en el icono de signo (+) (como se muestra en la imagen **1**).

Paso dos




Entre el nombre del usuario para el nuevo usuario y seleccione el rol de usuario. Los usuarios pueden ser configurados como operadores o administradores. Los operadores realizan las pruebas, mientras que los administradores gestionan el instrumento y tienen acceso a todas las configuraciones. Cada usuario necesita un PIN. El PIN es un número de cuatro dígitos que da acceso al instrumento y evita el acceso no permitido.

➤ Eliminación de un usuario


Nota: La eliminación de un usuario no afecta a ninguno de los datos de las pruebas almacenadas, como resultado, ubicaciones o planes.

Paso uno

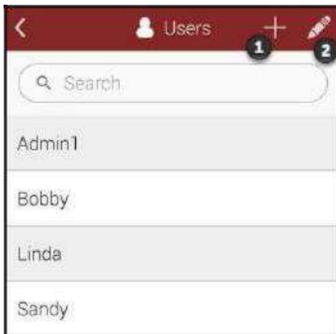


Pulse el icono del lápiz (como se muestra en la imagen **2**) para modificar un usuario existente.

Paso dos

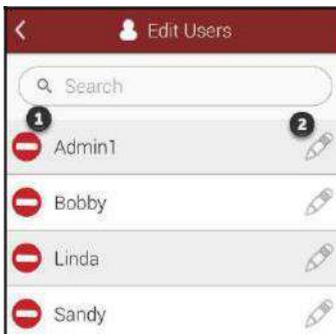

Pulse el icono de color rojo (como se muestra en la imagen **1**) junto al nombre del usuario que desea eliminar.

Paso tres

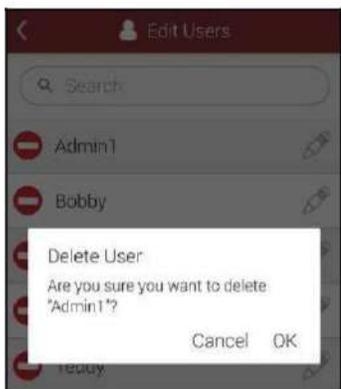

Se le pedirá que confirme la acción. Pulse **OK** para continuar y eliminar el nombre del usuario.


➤ Modificación de un usuario

Paso uno



Pulse el icono del lápiz (como se muestra en la imagen **2**) modificar un usuario existente.

Segundo paso

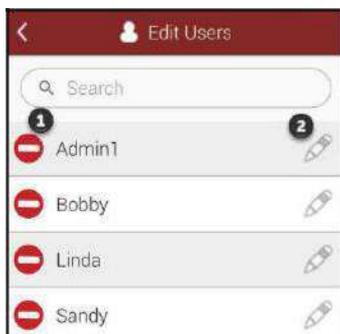

Pulse el icono del lápiz (como se muestra en la imagen **2**) para modificar el usuario.

Paso tres



The screenshot shows the 'Edit User' interface. At the top, there is a red header with a back arrow and a user icon labeled 'Edit User'. Below the header is a text input field containing 'Admin1'. Underneath is a dropdown menu labeled 'Role' with 'Administrator' selected. Below the dropdown is a button with four dots. Further down is the text 'Enter PIN code', followed by a PIN input field, and finally the text 'Confirm PIN code'.

Desde aquí se puede modificar el nombre de usuario, cambiar su rol, y actualizar su PIN.

Nota: Cuando se añade un usuario en el EnSURE Touch, no se le añade un usuario a su cuenta SureTrend Cloud. Estos son dos tipos diferentes de usuarios. Para agregar a alguien como usuario en su cuenta SureTrend Cloud, siga los pasos aquí <https://help.hygiene.kb-doc / adición de usuarios-a-suretrend-nube />



Capítulo 5 | Resultados e informes



¡Trabajar con los resultados e informes, es muy sencillo en el EnSURE Touch!

Elija entre una variedad de informes pregrabados, visualización instantánea de análisis de tendencias y resultados. En esta sección usted aprenderá cómo utilizar las funciones de informes y análisis en el EnSURE Touch y la forma de ver y administrar los resultados en el equipo.

Nota: Puede encontrar funciones avanzadas de informes para tratar los resultados utilizando SureTrend Cloud

➤ Informe de Fallos



La pantalla de Informe de Fallos le mostrará los resultados “No Pasa”. Puede filtrarlos por fecha, plan y por localización.

En la parte inferior verá un gráfico con los datos específicos en función de los filtros anteriores.

➤ Análisis de Tendencias



En la pantalla de análisis de tendencias, aparece un desglose de los resultados totales en un formato fácil de ver gráfico separando los resultados de Pasa, Precaución y Falla. Puede filtrar los resultados por fecha, plan y por localización.

➤ Resultados

The screenshot shows the 'Results' screen. It has filters for 'From', 'To', 'Plan', and 'Location'. Below the filters is a table summarizing the results. The table has columns for 'Results', '%', and 'Count'. The total count is 5.

Results	%	Count
✓ Pass	60%	3
⚠ Caution	0%	0
✗ Fail	40%	2

La pantalla de resultados le mostrará todos los resultados almacenados en la unidad. Usted puede filtrar por fecha, plan y localización. En la parte inferior se mostrará el total de todos los resultados de Pasa, Precaución y Falla, en función de los filtros seleccionados anteriormente.




Capítulo 6 | Ajustes

La personalización permite añadir campos personalizados a los planes, ubicaciones y las diferentes pantallas. También se pueden activar o desactivar las diferentes pruebas en base a los productos de Hygiene que utiliza en los muestreos de sus instalaciones.

Las siguientes páginas le mostrará cómo personalizar el EnSURE Touch, activar o desactivar las diferentes opciones que le permiten personalizar el equipo.

La modificación de los ajustes es opcional. Estos ajustes se pueden cambiar en cualquier momento sin que afecte a los datos almacenados.

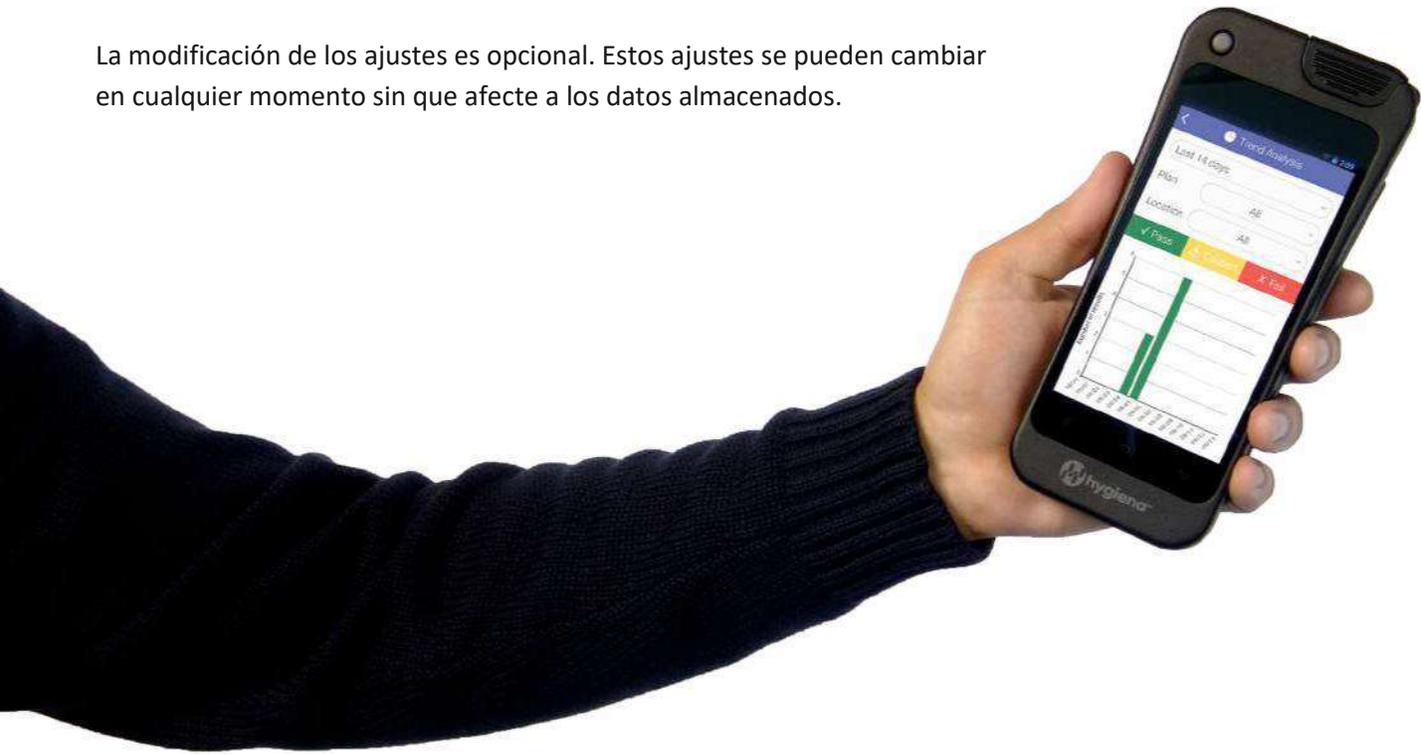


➤ Selección de productos

Paso uno



Pulse **Ajustes** en la pantalla principal. A continuación, pulsa **Personalización**.

Paso dos

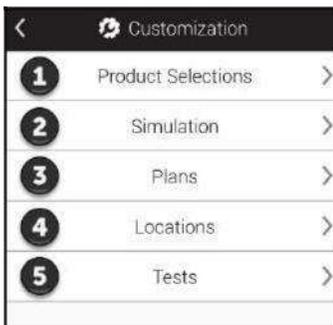

Pulse **Selección de Productos** (como muestra en la imagen **1**).

Para conocer más acerca de los diferentes tests y productos ofrecidos por Hygiena, consulte con su distribuidor autorizado o visite nuestra página web www.bcaplicaciones.com

Paso tres



Prueba de ATP

Permite que los diferentes dispositivos de ATP puedan aparecer en el campo desplegable del equipo cuando se realiza la prueba.

MicroSnap™

Activar esta opción si desea realizar pruebas con el MicroSnap. Una vez activada podrá seleccionar los productos de la línea MicroSnap.

Enzimas

Activar esta opción si desea realizar pruebas enzimáticas. Una vez activada podrás seleccionar las diferentes pruebas de enzimas.

➤ Simulación

¿Qué es el modo de simulación?

El modo simulación permite al EnSURE Touch simular otros sistemas de ATP. Cada sistema ATP tiene una escala de valores RLU diferente para indicar la presencia de ATP. El modo simulación permite al EnSURE Touch mostrar los resultados de la prueba en la escala de RLU deseada. Esto permite a los clientes pasar fácilmente a la plataforma EnSURE Touch sin la necesidad de cambiar los umbrales de pasa / falla que se establecieron con otro sistema.

Cosas importantes para tener en cuenta ...

- El modo de simulación está habilitado y deshabilitado desde SureTrend Cloud. Debe tener una cuenta en SureTrend cloud para poder utilizar esta función. [Haga clic aquí para crear uno](#) .
- Cuando habilita el modo de simulación, se habilitará para todos los EnSURE Touch en ese **sitio**. El término **sitio** no se refiere a un sitio web. Los sitios en SureTrend Cloud los crean los usuarios para representar las ubicaciones geográficas físicas de su organización donde se utiliza EnSURE Touch (instalaciones).
- Si ya comenzó a usar su EnSURE Touch o si ha programado ubicaciones de prueba, deberá sincronizar esos cambios con la nube antes de habilitar el modo de simulación. Asegúrese de sincronizar todos los EnSURE Touch registrados en el sitio en el que habilitará el modo de simulación.
- Algunos instrumentos que no son de EnSURE Touch tienen valores de RLU comparativamente altos. Un error común es que los sistemas ATP con valores de RLU elevados son más sensibles. Eso es falso. La sensibilidad de un sistema de ATP está determinada por la menor cantidad de ATP que puede medir. La sensibilidad se ve afectada por la química en el dispositivo de prueba, el diseño del dispositivo de prueba y el sensor de luz utilizado en el instrumento. EnSURE Touch es sensible hasta <1 femtomole de ATP.

Habilitación del modo de simulación

1. Si ya ha programado ubicaciones en su EnSURE Touch, conéctelo a Wi-Fi y sincronícelo con SureTrend Cloud. Haga esto para cada EnSURE Touch.
2. Inicie sesión en SureTrend Cloud.
3. Abra la pestaña Instrumento



4. Seleccione el instrumento en el que le gustaría habilitar el modo de simulación. Recuerde, todos los instrumentos en el mismo **sitio** estarán habilitados. Si solo tiene uno o dos EnSURE Touch, es posible que solo tenga un sitio.

Instrument ID	Instrument Name	Site	Calibration Check	Manufacturer	Schedule	Last Sync
31025	Env Team 1	Camarillo, California	Calibrated	EnSURE Touch	1:39:32	22-Jul-2019 7:24 AM
31024	Env Team 2	Camarillo, California	Calibrated	EnSURE Touch	1:31:53	24-Jul-2019 11:55 AM
31008	Product Management 1	Wilmington, DE	Calibrated	EnSURE Touch	1:48:3	30-Oct-2019 2:39 PM
31071	Product Management 3	Camarillo, California	Calibrated	EnSURE Touch	1:50:7	24-Jul-2019 12:24 PM
31054	Product Management 3	Wilmington, DE	Calibrated	EnSURE Touch	1:41:10	22-Jul-2019 7:35 AM
31253	QA Lab 1	Seville, Spain		EnSURE Touch	1:46:38	19-Oct-2019 2:38 PM
31043	QA Lab 2	Seville, Spain		EnSURE Touch	1:43:9	25-Jun-2019 11:54 AM
31094	QC Lab	Windsorup, Canada	Calibrated	EnSURE Touch	1:41:10	21-Jul-2019 2:51 PM
31048	R&D Lab 1	Welles UK	Calibrated	EnSURE Touch	1:43:3	18-Oct-2019 3:43 PM
31026	R&D Lab 2	Welles UK	Calibrated	EnSURE Touch	1:43:6	22-Jul-2019 7:23 AM
31090	Sales Team 1	Mexico City, Mexico	Calibrated	EnSURE Touch	1:42:10	18-Oct-2019 1:17 PM
31030	Sales Team 2	Mexico City, Mexico	Calibrated	EnSURE Touch	1:50:7	24-Jul-2019 12:32 PM

5. Haga clic en la pestaña Configuración.



6. Desplácese hasta la parte inferior donde dice Simulación y haga clic en Activado. Luego, seleccione el instrumento que desea simular en el menú desplegable.



7. Aparecerá un mensaje en su pantalla. Leer el mensaje. Si siguió el paso 1 de esta guía y sincronizó correctamente sus instrumentos, puede continuar eligiendo entre las dos opciones.

- La opción A implementará los límites predeterminados de aprobación / falla de RLU para el sistema ATP que seleccionó en el menú desplegable. Estos son los límites publicados por ese fabricante para el sistema ATP en su sitio web, manual o folleto. Si ha establecido límites de RLU personalizados, probablemente no debería seleccionar esta opción porque sus límites personalizados se perderán. En su lugar, debe seleccionar la opción B.
 - La Opción B convertirá sus límites de RLU existentes al equivalente del otro sistema ATP.



8. Ahora que ha habilitado el modo de simulación, es hora de sincronizar su EnSURE Touch para que los cambios surtan efecto.

➤ Configuración del Plan


La modificación de los ajustes es opcional. Estos ajustes se pueden cambiar en cualquier momento sin que afecte a los datos almacenados.

Paso uno



Pulse **Ajustes** en la pantalla principal. A continuación, pulse **Personalización**.

Paso dos

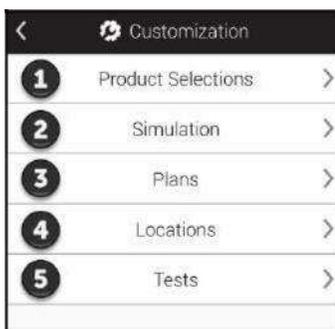

Pulse **Planes** (como muestra en la imagen **3**).

Paso tres



Permitir múltiples instancias

Esta función permite que el EnSURE Touch pueda ejecutar varias instancias de un plan al mismo tiempo. Esto puede ser útil en situaciones en las que tiene múltiples áreas de sus instalaciones que son las mismas, tales como las habitaciones de los pacientes de los hospitales.

Finalizar el Plan En

Esta característica le permite cambiar los requisitos para finalizar un plan. Si tiene configurado terminar en Pasa, esto significa que cada ubicación en el Plan tiene que Pasar antes de finalizar el Plan.


Pasa / Precaución: significa que cada ubicación de un plan necesita que el resultado sea Pasa o Precaución para poder finalizar el plan.

Pasa / Precaución / Falla significa que puede terminar el Plan tan pronto como se muestren todas las ubicaciones citadas en el plan.

➤ Configuración de una Ubicación


La modificación de los ajustes es opcional. Estos ajustes se pueden cambiar en cualquier momento sin que afecte a los datos almacenados.

Paso uno

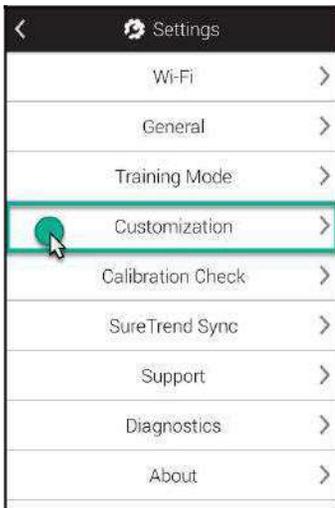


Pulse **Ajustes** en la pantalla principal. A continuación, pulse **Personalización**.

Paso dos

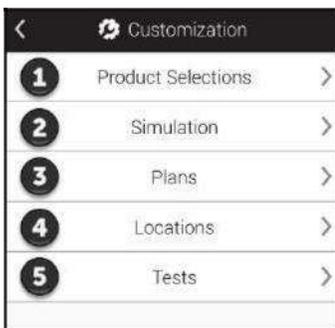

Pulse **Ubicaciones** (como muestra en la imagen **4**).

Paso tres

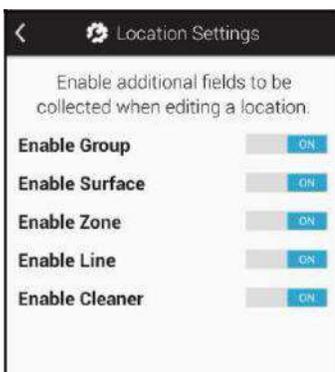

Desde esta pantalla se puede habilitar campos personalizados adicionales que quiera utilizar al crear o editar una ubicación. Estos son útiles si desea agrupar ubicaciones similares basadas en variables comunes. Por ejemplo, puede tener una gran cantidad de ubicaciones y desea agruparlas según en el edificio en que se encuentran, por el piso o el tipo de superficie que muestrea.

Grupo. Puede utilizar este campo para ayudar a organizar las ubicaciones en grupos similares como los planes.

Superficie. Este campo se puede utilizar para especificar el tipo de superficie que está siendo muestreada, por ejemplo, acero inoxidable o plástico.

Zona. Puede utilizar este campo para identificar zonas definidas por la FDA o por su programa de seguridad alimentaria.


Línea. Puede utilizar este campo para identificar las líneas de producción en sus instalaciones.

Producto de limpieza. Puede utilizar este campo para identificar el tipo de producto que se utilizó para realizar la limpieza.

➤ Configuración de pruebas


La modificación de los ajustes es opcional. Estos ajustes se pueden cambiar en cualquier momento sin que afecte a los datos almacenados.

Paso uno

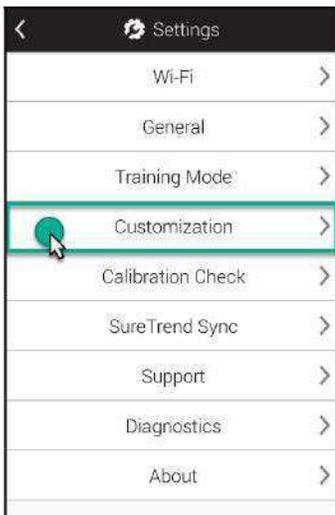


Pulse **Ajustes** en la pantalla principal. A continuación, pulse **Personalización**.

Paso dos

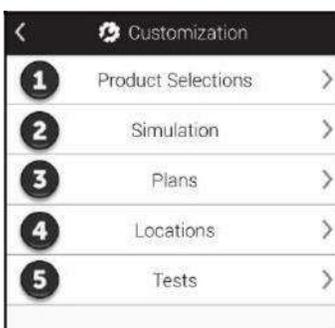

Pulse **Pruebas** (como se muestra en la imagen **5**).

Paso tres

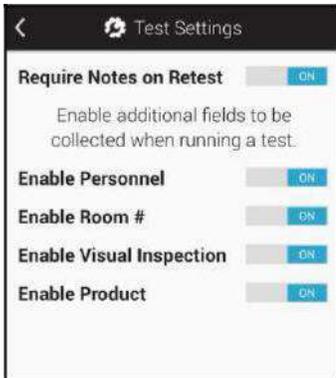

Desde esta pantalla se pueden activar campos personalizados adicionales que puede utilizar cuando se realiza una prueba. Estos son útiles si desea obtener información adicional durante la realización de la prueba tal como personal, habitación #, o producto.

¡El campo Personal no es lo mismo que los Usuarios!

Usuarios se refiere a la persona que ha iniciado sesión en em EnSURE Touch para realizar una prueba. Los usuarios pueden ser operadores o administradores. Véase el Capítulo 1 para obtener más información.

Personal, se refiere a la persona que realizó la limpieza. Cuando se tiene activado este campo se puede entrar el nombre de la persona que realizó la limpieza de la **Ubicación**. Esto puede ser útil para identificar oportunidades de formación o bien empleados responsables que cumplen los estándares de limpieza.

Habitación #. Este campo permite identificar las distintas habitaciones de una instalación, como los números de las habitaciones de los pacientes en un hospital.

Inspección visual. Este campo puede ser útil para cumplimiento de requisitos en seguridad alimentaria o en una auditoría, que a menudo solicitan que se realice una inspección visual.

Producto. Este campo permite realizar un seguimiento del producto que se ha fabricado o manipulado antes de la limpieza y muestreo.




Capítulo 7 | Ajustes

Este capítulo está dedicado a temas relacionados con los **Ajustes** del EnSURE Touch.

➤ Búsqueda de una dirección MAC

¿Por qué necesitaría una dirección MAC?

A veces, para conectarse a una red necesitará proporcionarse de una dirección MAC. Una dirección MAC es un número único que se utiliza para identificar un dispositivo, como un ordenador portátil, teléfono o el EnSURE Touch. Los servidores DHCP utilizan la dirección MAC para identificar los dispositivos y dar direcciones IP fijas. Si su entorno de red requiere que usted proporcione una dirección MAC siga estas instrucciones para encontrarlo.

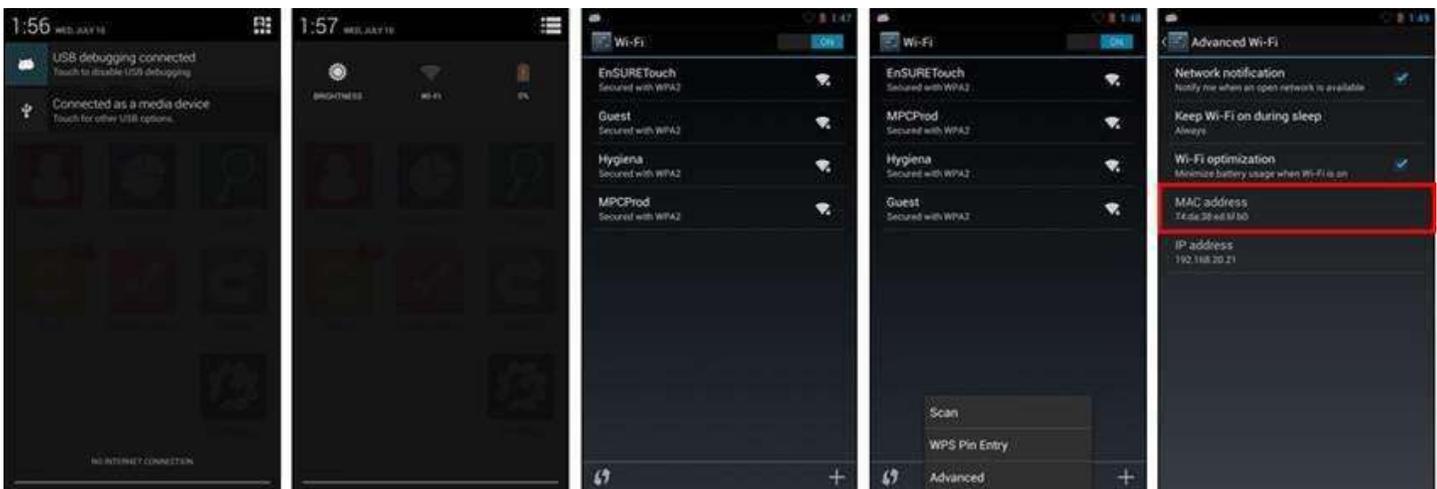


- 1 Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para visionar el menú superior de navegación.
- 2 Pulse el icono de **Ajustes rápidos** en la esquina superior derecha y seleccione Wi-Fi.
- 3 El botón de menú se muestra en la imagen 4. Al pulsar ese botón se abre el menú de opciones avanzadas de Búsqueda / WPS entrada del PIN.
- 4 Seleccione **Avanzado** en el menú y verá la dirección MAC.

➤ Sincronización del EnSURE Touch

Nota: Es importante mantener siempre su EnSURE Touch conectado a la Wi-Fi. De esta forma se asegura de que el dispositivo puede sincronizar los resultados con el SureTrend Cloud, minimizando los riesgos de pérdida de datos y permitiendo mantener su dispositivo actualizado. Le recomendamos que compruebe si hay actualizaciones al menos una vez al mes. Mientras que los resultados del dispositivo se sincronizarán automáticamente al SureTrend Cloud otros datos de programación tales planes, lugares y otros datos, solo se sincronizarán mediante la realización de una sincronización manual utilizando el botón de sincronización en la pantalla principal del EnSURE Touch.

Sincronización de la unidad

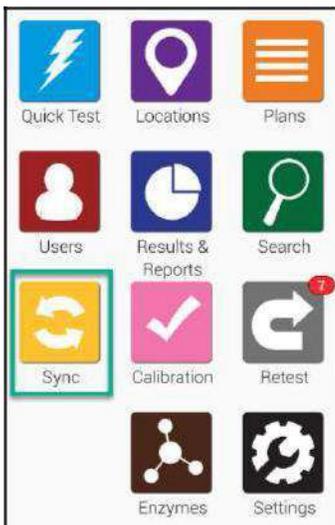

Para empezar, pulse el botón de **Sincronizar** en la pantalla principal. Esto le llevará a la pantalla de sincronización aparece a continuación.



Sync		
Results	0	
Locations	1	
Plans	0	
Users	0	
Sync Now		
Date	Time	Status
08/20/18	10:54 AM	Complete
08/10/18	12:32 PM	Complete
08/09/18	10:53 AM	Complete

Pulse el icono **Sincronizar ahora** para sincronizar con SureTrend Cloud. Este proceso tarda menos de un minuto, pero puede tardar más tiempo si tiene gran cantidad de resultados para almacenar.

➤ Conexión Wi-Fi

Nota: Puede cambiar la configuración de Wi-Fi desde casi cualquier pantalla en el dispositivo utilizando el método de notificación de área. Esto puede ser especialmente útil cuando se necesita cambiar la configuración de Wi-Fi antes de iniciar la sesión en su EnSURE Touch. Sólo son compatibles las redes inalámbricas de 2,4 GHz. En este momento no soportamos 5.0 GHz por lo que estas redes no aparecerán en la lista de redes inalámbricas.

Los portales cautivos y RADIOUS

En algunos puntos de acceso Wi-Fi es necesario introducir la información en el navegador cuando se conecta (por ejemplo, hoteles). Nosotros no admitimos este método de conexión debido a los riesgos de seguridad del EnSURE Touch. Puede configurar manualmente la autenticación de RADIOUS en el EnSURE Touch. Sus resultados pueden variar ya que no hemos probado con todas las soluciones RADIOUS disponibles.

Utilizando puntos de acceso para la conectividad en Mac y Windows

Si se requiere conectividad de red inmediata y no tiene una red inalámbrica para conectarse a usted puede utilizar la función de punto de acceso en su teléfono (si está disponible con su plan de teléfono y el dispositivo) o usar un equipo con Windows 10 o Mac OS con capacidades inalámbricas. Para utilizar su PC como un punto de acceso móvil siga estas instrucciones:


- [Windows](#)
- [Mac](#)

Hay dos maneras de conectarse a la Wi-Fi en el instrumento:

1. Usando el botón **Ajustes** en la pantalla de inicio
2. Deslizando hacia abajo desde la parte superior de la pantalla inicial.

➤ Desde el botón Ajustes de la pantalla de inicio

Paso uno

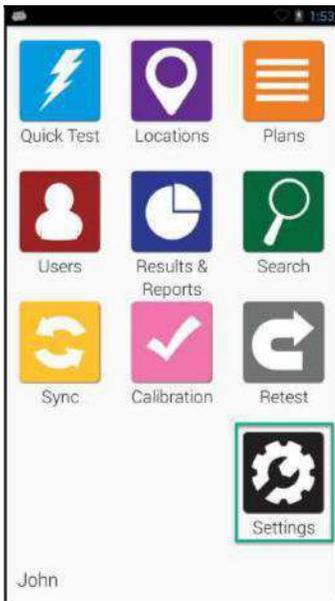

Desde la pantalla de inicio, seleccione el icono **Ajustes**.

Paso dos



Seleccionar la opción de menú Wi-Fi.




Paso tres



Activar la función Wi-Fi si está apagada.


➤ Desde el área de notificación

Paso uno

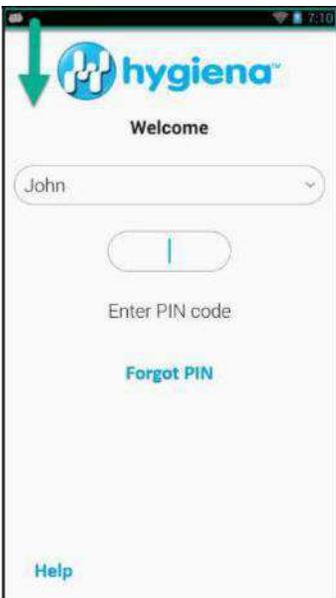

Deslizar hacia abajo la parte superior de la pantalla. Esto puede hacerse desde casi cualquier pantalla del EnSURE Touch.

Paso dos

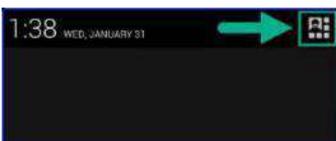

Pulse la opción del menú en la esquina superior derecha de la pantalla.

