



GUÍA DE CONFIGURACIÓN

Bienvenido a tu

EnSURE™ Touch


Siga los pasos a continuación para configurar su EnSURE™ Touch y conéctelo a SureTrend™ Cloud.

1. Conecte su EnSURE Touch a un enchufe de pared usando los cables incluidos en la caja. Mantenga presionado el botón de encendido en la parte superior izquierda de la pantalla para encenderlo. Si no se enciende, mantenga presionado el botón de encendido durante 12 segundos.


Nota: Hygiene™ carga el EnSURE™ Touch a <30% según los requisitos de envío de la batería de litio, pero la batería puede perder carga durante el envío y el almacenamiento.



2. Seleccione su idioma. 3. Seleccione la fecha y la hora de su zona horaria.

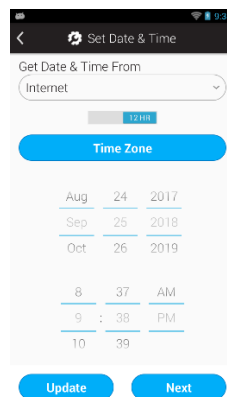

4. Seleccione su industria. 5. Conéctate a Wi-Fi

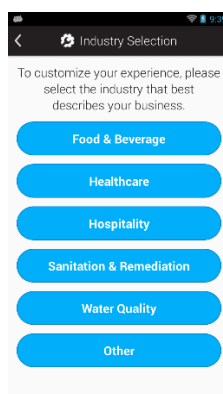

Desde la pantalla de inicio, deslízate hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el menú. Toque el cuadrado punteado en la esquina superior derecha de la pantalla. Toque el icono de Wi-Fi. Toque el control deslizante para activar Wi-Fi. Seleccione su red Wi-Fi e ingrese la contraseña.

6. Compruebe si hay actualizaciones de software.

Desde la pantalla de inicio, abra la aplicación de configuración y toque "acerca de". Luego, toque el botón "verificar actualización". Si hay una nueva actualización de software disponible, la actualización comenzará.



7. Cree una cuenta de SureTrend™ Cloud en su ordenador navegando <https://suretrend.higiene.com/Register#!/>



Registrar una nueva cuenta



INFORMACIÓN USUARIO

Nombre
Apellido
Cargo
Teléfono
Email
Nombre de Usuario

INFORMACIÓN EMPRESA

Razón Social
Dirección
Ciudad
Provincia
Código Postal
País


8. SureTrend Cloud le enviará por correo electrónico un enlace para configurar su contraseña. Después de configurar su contraseña, vuelva a la [pantalla de inicio de sesión](#) e inicie sesión. <https://suretrend.higiene.com/#/>

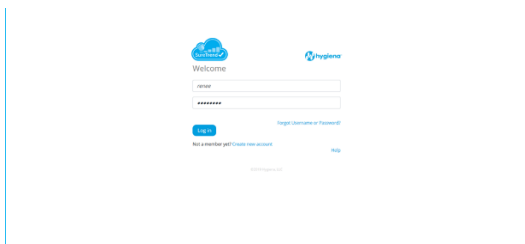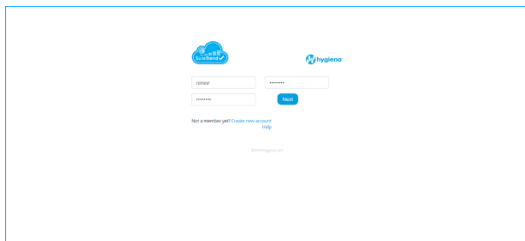


9. En la [pantalla de bienvenida](#) , seleccione [registrar un nuevo instrumento](#) de la columna de la derecha.

<https://suretrend.hygienea.com/#!/welcome>



<https://suretrend.hygienea.com/#!/regnewinstrument>

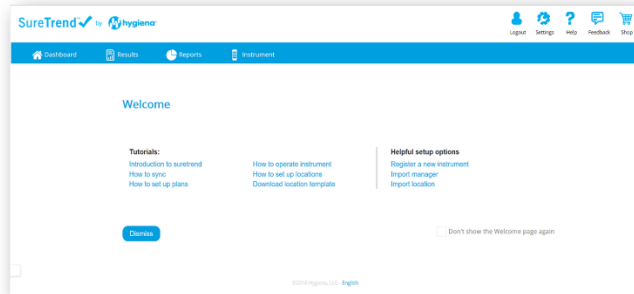

10. Nombra tu EnSURE Touch y haz clic en siguiente. Esto se utilizará para diferenciarlo de otros instrumentos en su cuenta de SureTrend Cloud.

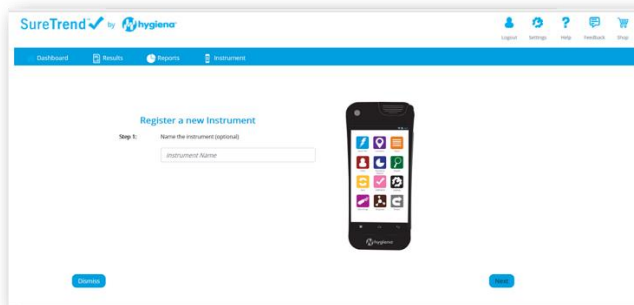

11. En su EnSURE Touch, abra la aplicación de sincronización e ingrese el nombre de usuario y el código que se muestran en su SureTrend Cloud.

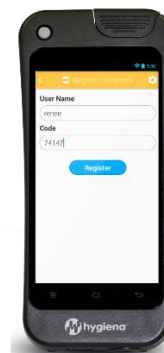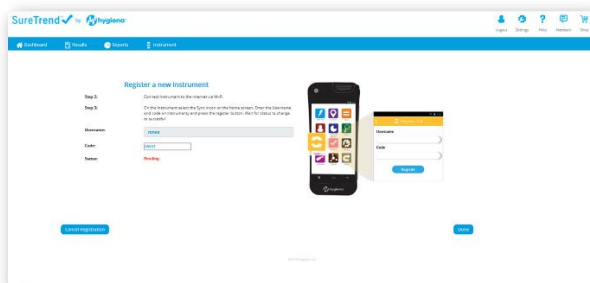

¡Felicidades! Ha completado la configuración de su nuevo EnSURE™ Touch y lo ha registrado en SureTrend™ Cloud.

Para obtener más ayuda, desplácese hacia abajo para ver videos de capacitación o [haga clic aquí](#) para visitar nuestro canal de Vimeo.