

SpotCheck Plus

Prueba de higiene de superficies

N.º de pieza: GL100 (100 pruebas)

Descripción / Aplicaciones:

SpotCheck Plus es una prueba de higiene de superficies sencilla de usar y no basada en instrumentos para el control de la limpieza de las superficies. SpotCheck Plus puede detectar la presencia de D-glucosa hasta 2.5 µmoles y de lactosa hasta 5.0 µmoles en una superficie en 60 segundos. La glucosa está presente en el 85% de los alimentos y la lactosa es un componente clave de todos los productos lácteos, lo que hace que SpotCheck Plus sea una prueba adecuada para el control de la higiene de las superficies en la mayoría de los entornos en los que se procesan alimentos. SpotCheck Plus cambiará de transparente a verde si hay glucosa y/o lactosa en una muestra. Cuanta más glucosa y/o lactosa se haya recogido en una muestra, más rápido y oscuro será el cambio de color.

Instrucciones:

Video con las instrucciones: www.youtube.com/HygienaTV

Deje equilibrar SpotCheck Plus a temperatura ambiente (21-25 °C) antes de usarlo.

1. Pase el hisopo por un área de 10 x 10 cm (4 x 4 pulgadas) cuadrados con un patrón entrecruzado, pasando el hisopo por el área con una cobertura uniforme. Ejercer suficiente presión para doblar el mango del hisopo, girándolo para recoger la muestra en los costados de la punta del hisopo. En superficies irregulares, pase el hisopo por la mayor cantidad de superficie posible para recoger una muestra representativa.
2. Vuelva a colocar el hisopo en el tubo.
3. Active el dispositivo sosteniendo firmemente el tubo con el hisopo y rompa el dispositivo Snap-Valve con el dedo pulgar e índice inclinando el bulbo hacia adelante y atrás. Apriete el bulbo dos veces para extraer todo el líquido hacia la parte inferior del tubo del hisopo.
4. Agítelo ligeramente por 5 segundos.
5. Los resultados estarán listos después de 1 minuto. Compare el color del reactivo con la tabla de colores en la etiqueta del tubo y registre el resultado. Consulte Interpretación de resultados a continuación.

Interpretación de resultados:

Los resultados estarán listos después de 1 minuto. Si no ocurre un cambio de color después de 2 minutos, la prueba es negativa y el dispositivo debe desecharse.




- **Transparente = Pasa Limpio**, no es necesario realizar ninguna acción.
- **Verde claro = Precaución** Hay una pequeña cantidad de residuos. Vuelva a realizar la prueba, a enjuagar o a limpiar, según el protocolo.
- **Verde oscuro = No pasa** Vuelva a limpiar y a realizar la prueba.

Almacenamiento y vida útil:

- Almacenar a 2-8 °C
- La vida útil de los dispositivos es de 18 meses a temperatura de refrigeración. Consulte la fecha de vencimiento en la etiqueta.
- Los dispositivos se pueden almacenar a temperatura ambiente (9-22 °C) hasta por 4 semanas.
- No congelar.

Eliminación:

Los dispositivos SpotCheck Plus pueden desecharse en la basura.

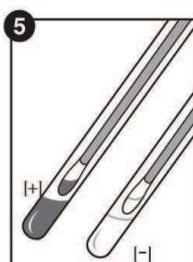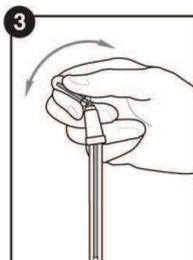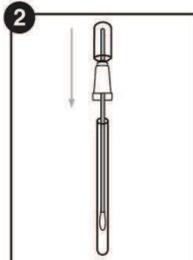

Seguridad y precauciones:

- Los componentes de SpotCheck Plus no presentan ningún riesgo para la salud cuando se usan de acuerdo con las prácticas habituales de laboratorio.
- Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener más información sobre seguridad.

Responsabilidad de Hygiena:

Hygiena no se responsabilizará ante el usuario o terceros por cualquier tipo de pérdida o daño, ya sea directo o indirecto, inherente o derivado del uso de este dispositivo. Si se demostrara que este dispositivo presenta algún tipo de defecto, la única obligación de Hygiena será el reemplazo del producto o, a su propio criterio, el reintegro del precio de compra. Informe a Hygiena de inmediato dentro de los 5 días de haber detectado cualquier supuesto defecto y devuelva el producto a Hygiena. Comuníquese con Atención al cliente para obtener un número de autorización para la devolución de mercaderías.

Información de contacto:

Si desea obtener más información, visítenos en www.hygiena.com o comuníquese con nosotros en:

Hygiena - América
Teléfono: +1.805.388.8007
Fax: +1.805.388.5531
Correo electrónico:
info@hygiena.com

Hygiena - Internacional
Teléfono: +44 (0)1923 818821
Fax: +44 (0)1923 818825
Correo electrónico:
enquiries@hygiena.com